



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO N° 3.1.005

Atividade:

Leitura e Registro da Temperatura da Câmara de Refrigeração dos Medicamentos

Data da Emissão:

07/12/2009

Data da Revisão:

16/08/2013 – 14/07/2015-
14/07/2016 – 13/12/2017
17/11/2019

Data da Próxima Revisão:

17/11/2021

Responsável:

Farmacêutico

Objetivo:

Controlar a temperatura da câmara de refrigeração para garantir a estabilidade dos medicamentos termolábeis

Material necessário:

- Planilha de registro de temperatura (anexo 1).

Principais atividades**Responsável**

- A verificação da temperatura da câmara de refrigeração da farmácia deve ocorrer três vezes ao dia, sempre no início de cada turno (às 07h, às 13h e às 19h) pelo funcionário da manhã, da tarde e da noite, que estiver no atendimento no balcão.

Auxiliar de farmácia

- Os passos para verificação das temperaturas mínima e máxima da câmara de refrigeração são:
 1. Anotar data, hora e temperatura atual;
 2. Pressionar menu até aparecer a palavra "lock";
 3. Pressionar ↓ para desligar;
 4. Pressionar menu até aparecer a palavra "temp";
 5. Pressionar ↓ para ler a temperatura mínima – anotar;
 6. Pressionar ↑ para ler a temperatura máxima – anotar;
 7. Pressionar ↑ e ↓ ao mesmo tempo para zerar;
 8. Pressionar o menu até a palavra "lock" novamente e a tecla ↑ para ligar.
 9. Rubricar no campo "funcionário".

Auxiliar de farmácia

- Caso a temperatura medida esteja fora da faixa de 2° a 8° C, informar o farmacêutico.

Auxiliar de farmácia

Aceitabilidade Faixa de temperatura adequada: entre 2°C e 8°C.

Resultado Esperado:

- Controle diário correto da temperatura da câmara de refrigeração.
- Evitar alterações bruscas de temperatura.
- Identificação de temperaturas inadequadas para manutenção da estabilidade dos medicamentos.
- **O NÃO CUMPRIMENTO DESTES PROCEDIMENTOS IMPLICA NOTIFICAÇÃO DE DISCIPLINAR**

Elaborado por:

Eliziane Ferranti - Farmacêutica

Revisado por:

Etiene Aquino Carpes Zucatti-Farmacêutica
Thyene Preissler – Farmacêutica RT

Aprovado por:

Loredi Becker – Diretora Hospitalar

Controle Diário de Temperatura da CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO Mês: _____ Ano: _____

Data	Hora	T atual (°C)	T min (°C)	T máx (°C)	Funcionário	Obs.
01						
01						
01						
02						
02						
02						
03						
03						
03						
04						
04						
04						
05						
05						
05						
06						
06						
06						
07						
07						
07						
08						
08						
08						
09						
09						
09						
10						
10						
10						
11						
11						
11						
12						
12						
12						
13						
13						
13						
14						
14						
14						

Data	Hora	T atual (°C)	T min (°C)	T máx (°C)	Funcionário	Obs.
15						
15						
15						
16						
16						
16						
17						
17						
17						
18						
18						
18						
19						
19						
19						
20						
20						
20						
21						
21						
21						
22						
22						
22						
23						
23						
23						
24						
24						
24						
25						
25						
25						
26						
26						
26						
27						
27						
27						
28						
28						
28						
29						
29						
29						
30						
30						
30						

Data	Hora	T atual (°C)	T min (°C)	T máx (°C)	Funcionário	Obs.
31						
31						
31						

Temperatura referência: 2° a 8 °C.

Conforme POP N° 3.1.005.